

Инструкция по установке программы GetSpectrum.

Минимальные требования к компьютерной системе для работы с программой GetSpectrum

1. Вариант GetSpectrum - Цветовой контроль.

IntelPentium 4 1GHz

512Mb RAM

10Gb HDD

USB2.0

Windows XP SP3 или выше.

2. GetSpectrum F - Цветовой контроль + Расчёт рецептов крашения.

IntelCore i3 не менее 2GHz.

4Gb RAM


512Gb HDD

USB2.0


Windows XP SP3 или выше.

Установка


1. С правами администратора системы запустите на компьютере исполняемый файл установочного дистрибутива

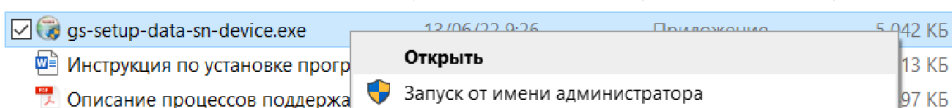


2. Во всплывающем окне выбрать «Да»,

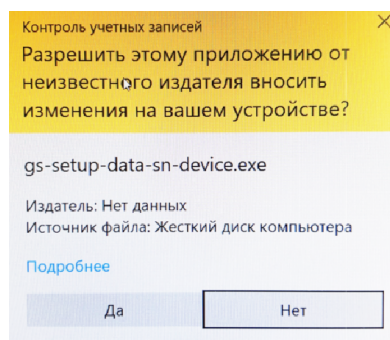


3. Выбрать язык установки:

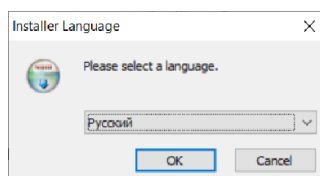


4. Прочсть сообщение следующего окна. Если рекомендации выполнены, кликнуть «Далее».

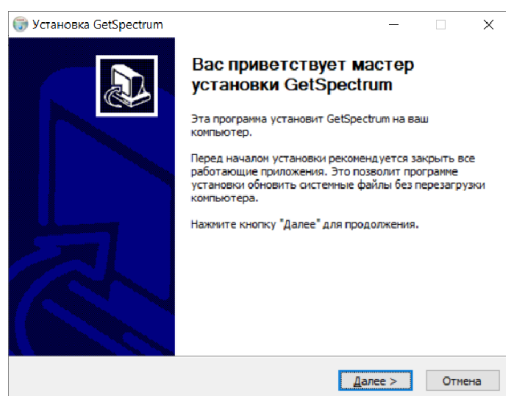


5. Отметить галочками необходимые компоненты установки и кликнуть «Далее».

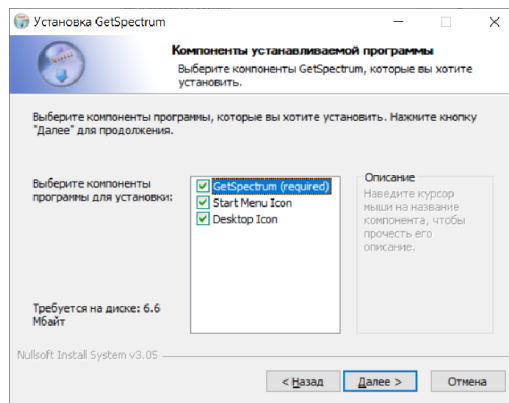

6. Выбрать место установки программы и кликнуть «Установить».

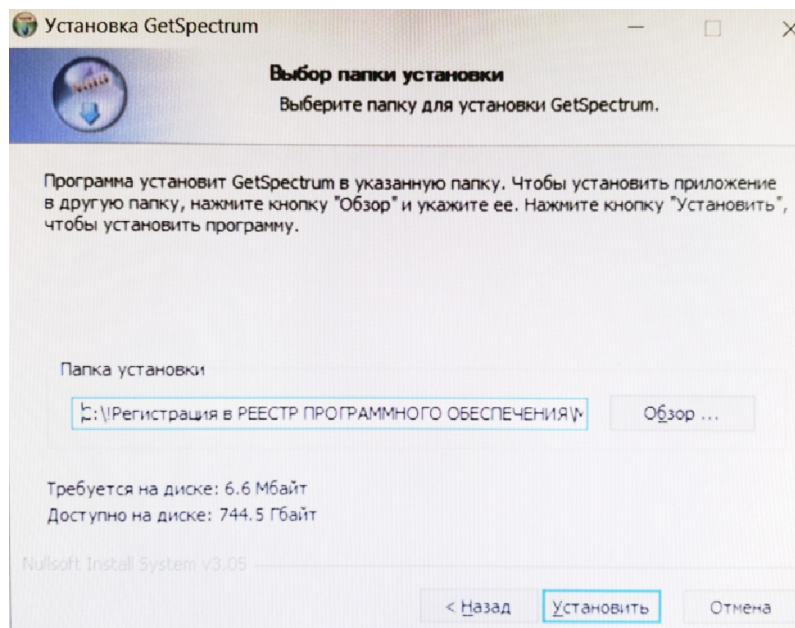


7. Кликните кнопку закрыть.

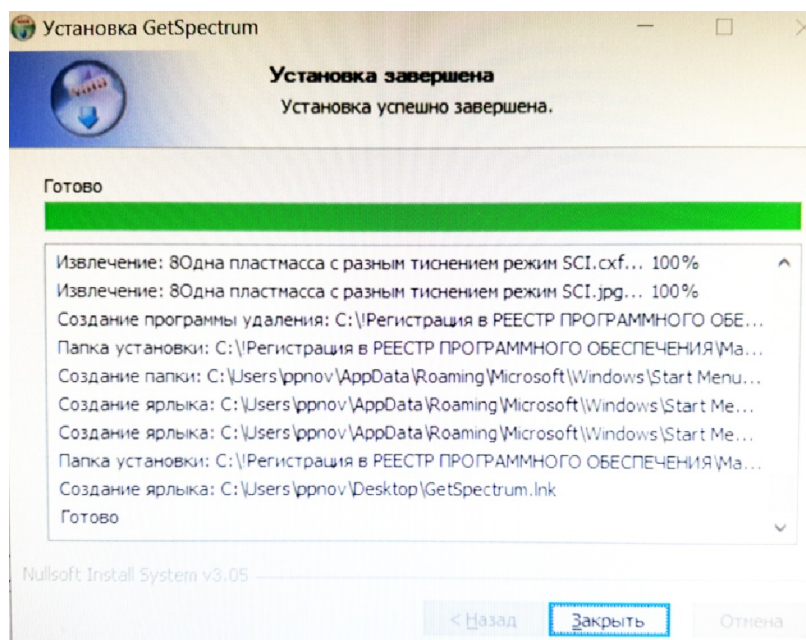

Установка успешно завершена. Программа запускается файлом GetSpectrum.exe.

9. Вместе с файлами программы, в папку, где установлена программа, записываются данные измерений для демонстрационных целей:

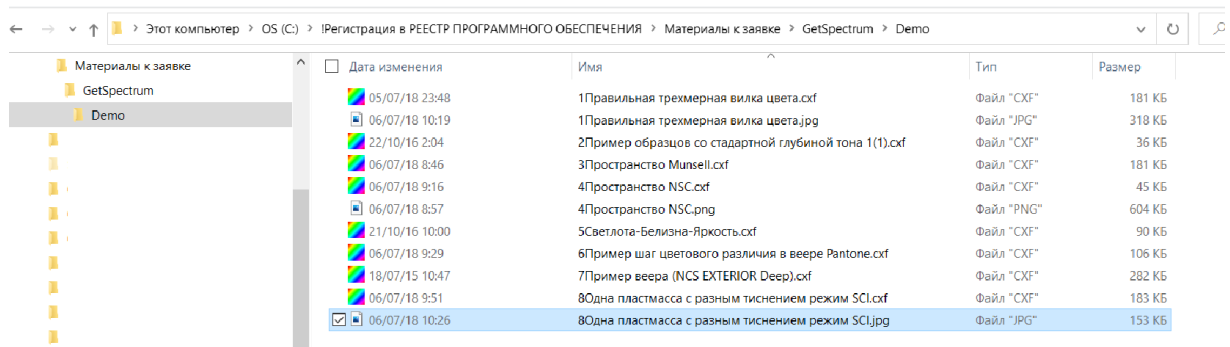

10. В демо версии программы работа со спектрофотометром имитируется с помощью выбора спектрофотометраDummy:

